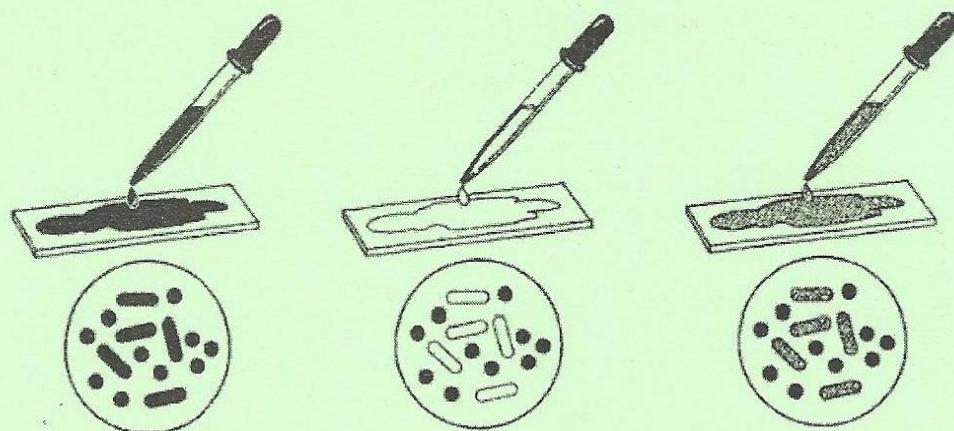


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет

**ЛАБОРАТОРНИЙ ЗОШИТ
ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ
І ВІРУСОЛОГІЇ**

для студентів напряму підготовки
6.051401 «Біотехнологія»



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет

**ЛАБОРАТОРНИЙ ЗОШИТ
ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ
І ВІРУСОЛОГІЇ**

для студентів напряму підготовки
6.051401 «Біотехнологія»

Київ 2017

УДК 579:602.4(076)

ББК Е40я7

Л 124

Укладач *Л. С. Ястремська* – канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб.

Рецензент *О. А. Васильченко* – канд. мед. наук, доц. (Національний авіаційний університет) (протокол № 6/15 від 17.12. 2015 р.).

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 6/15 від 17.12. 2015 р.).

Лабораторний зошит із загальної мікробіології і вірусології / уклад. Л. С. Ястремська.

Л 124

К. : НАУ, 2017. – 144 с.

Лабораторний зошит призначений для організації самостійної роботи студентів із загальної мікробіології і вірусології. У лабораторному зошиті наведено методики виконання лабораторних робіт, заходи безпеки під час роботи, обладнання, матеріали, реактиви. Для опанування навичок самостійної роботи в зошиті запропоновано схему послідовності дій виконання лабораторної роботи, оформлення протоколу дослідів, питання для самопідготовки. Доожної теми подано запитання для допуску до виконання лабораторних робіт згідно з навчальною програмою. До кожного модуля наведено питання з теоретичної і практичної частин дисципліни.

Для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія».

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

виконання лабораторних робіт із загальної мікробіології і вірусології

студентом _____ курсу _____ групи

ННІ _____
(назва інституту)

Кафедри _____
(назва кафедри)

(призвіще, ім'я, по батькові)

Номер теми	Обсяг завдань згідно з календарним планом				Дата та відмітка про виконання (заповнює викладач)				
	Конспект	Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу	Експеримент	Підготовка до модульної контрольної роботи	Модульна контрольна робота	Конспект	Засвоєння теоретичного матеріалу	Експеримент	Модульна контрольна робота
Тема 1									
Тема 2									
Тема 3									
Тема 4									
Модуль I									
Тема 5									
Тема 6									
Тема 7									
Тема 8									
Тема 9									
Модуль II									
Тема 10									
Тема 11									
Тема 12									
Тема 13									
Тема 14									
Модуль III									
Тема 15									
Тема 16									
Тема 17									
Модуль IV									

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Організація мікробіологічної лабораторії

До складу мікробіологічної лабораторії входять:

- 1) лабораторна кімната для проведення занять;
- 2) стерилізаційна, де встановлені автоклав та інші стерилізаційні апарати;
- 3) мийна;
- 4) препарувальна, пристосована для зберігання середовищ і культур, у ній знаходиться холодильник;
- 5) засклений бокс для проведення робіт, що потребують абсолютної стерильності (для перевірки чистих культур, посівів), у ньому встановлюють бактерицидну лампу (БУФ-15) на висоті 2 м від підлоги.
- 6) аудиторна лабораторія (для проведення занять зі студентами).

Загальні правила роботи в мікробіологічній лабораторії

Під час роботи в мікробіологічній лабораторії необхідно дотримуватися таких правил:

1. Працювати слід у спецодязі (халатах, хустках).
2. У лабораторії повинні бути в наявності протипожежні засоби (вогнегасник, пісок, вода), аптечка для надання першої медичної допомоги, засоби особистого захисту (гумові рукавички, захисні окуляри та ін.).
3. Перш ніж запалити спиртівку, треба підтягнути гніт і випустити пари спирту, що зібралися. Гасячи спиртівку, потрібно накрити її ковпачком.

*Категорично забороняється запалювати спиртівку від полум'я іншої спиртівки
та переміщувати запалену спиртівку*

4. Слід обережно відкривати пробірку, чашку з культурою, фlamбувати (прожарювати) у полум'ї спиртівки пробірку (край чашки).
5. Бактеріологічну петлю, скальпель, пінцет після кожного контактування з культурами фlamбуують у полум'ї спиртівки.

*Забороняється класти в кишеню халата або на стіл пробірки з культурами,
їх потрібно залишати в склянці чи ставити в штатив*

6. Для розплавлення щільних поживних середовищ потрібно користуватися водяною банею, попередньо послабивши корки в колбах. Кип'ятіння розчинів на електроплитці здійснюють на азbestових прокладках у термостійких колбах.
7. Нагрівання рідини в пробірках на спиртівці проводять за допомогою тримача – під кутом 45° шийкою в бік, від себе.
8. Працюючи з електроприладами, не вимикати/вмикати прилад мокрими руками.
9. Після закінчення мікробіологічних робіт руки дезінфікують 70 об. % розчином етанолу та миють із милом.
10. З робочого столу прибирають усі предмети, окрім мікробіологічного комплексу.
11. Відпрацьований мікробний матеріал кладуть у дезінфікувальну рідину або до автоклавної кімнати.

У лабораторії забороняється:

- приймати їжу, палити, зберігати продукти харчування;
- протирати вологою ганчіркою ввімкнені прилади;
- працювати з надтріснутим скляним посудом.

За студентом у лабораторії закріплюють постійне місце й обладнання. На робочому місці не має бути нічого зайвого.

Основні матеріали та обладнання, потрібні студентові до кожного заняття (мікробіологічний комплекс)

Мікробіологічний комплекс: мікроскоп з освітлювачем, спиртівка, сірники, бактеріологічні петлі, шпателі та голки; градуйовані та неградуйовані (пастерівські) піпетки, предметні та покривні скельця, промивалка з водою, вата, олівець по склу або маркер; фільтрувальний папір, дезінфікувальна рідина, набір барвників, скляний місток, кристалізатор (ємність) для фарбування препаратів, імерсійна олія.

Справність обладнання перевіряє лаборант перед кожним заняттям, додає все необхідне, що потрібно для проведення дослідів конкретної лабораторної роботи.

Спеціальне мікробіологічне обладнання

Для роботи з мікроорганізмами використовують спеціальні бактеріологічні голки, петлі, шпателі (рис. 1.1).

Бактеріологічну петлю (голку) перед взяттям клітин мікроорганізмів *фламбують* у полум'ї спиртівки до почервоніння. Потрібно тримати петлю у полум'ї вертикально, щоб дріт був рівномірно прожарений по всій довжині. Найвища температура спостерігається у верхній та периферійних частинах (рис. 1.2) полум'я пальника, тому не слід опускати петлю безпосередньо до спиртівки. Одразу ж після стерилізування петлю (голку) уводять до посудини з мікроорганізмами.

Щоб не зашкодити клітинам мікроорганізмів, петлю *спочатку охолоджують*, притуляючи її до внутрішньої поверхні судини або до поживного середовища, вільних від клітин мікроорганізмів, і тільки після цього захоплюють невелику кількість мікробної маси.

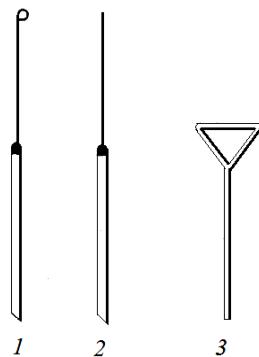


Рис. 1.1. Бактеріологічні петля (1),
голка (2), шпатель Дригалського (3)

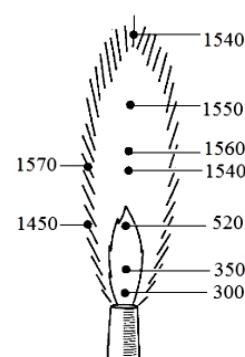


Рис. 1.2. Значення температури (°C)
у різних ділянках полум'я пальника

Правила виконання лабораторних робіт та оформлення їх результатів

Підготовка до лабораторного заняття передбачає:

Теоретичне опрацювання матеріалу даної теми

На цьому етапі потрібно: підготовитись до відповідей на питання для допуску до виконання лабораторної роботи, ознайомитись із методикою виконання роботи, порядком виконання дослідів. На підставі теоретичного аналізу спланувати порядок виконання експериментальної роботи. Треба знати, які мікроорганізми і з якими властивостями будуть використовуватись для роботи, знати, як працювати з ними; які реактиви, обладнання, посуд необхідно використати; послідовність виконання всіх необхідних дій; у якій формі записувати результати спостережень, вимірювань, мікроскопувань.

Експериментальне виконання роботи

На цьому етапі потрібно: відібрати необхідне обладнання, реактиви, посуд, культури мікроорганізмів або необхідні речовини; провести досліди з посіву, пересіву або виготовлення препаратів, уважно спостерігаючи за мікробіологічними об'єктами, використовуючи світловий мікроскоп; використати обладнання, посуд для приготування середовищ, провести інкубування

посівів, а після закінчення культивування зробити записи спостережень, замальовки у протоколі лабораторної роботи до встановленої форми.

Опрацювання експериментальних даних

На цьому етапі потрібно: виконати необхідні рисунки мікроскопічних досліджень, записати спостереження, які проводилися протягом усього періоду культивування (зміни морфологічних, культуральних, біохімічних властивостей організмів), впливів температури, pH, опромінення на життєдіяльність досліджуваних мікробіологічних об'єктів, скласти рівняння біохімічних реакцій, якщо експеримент кількісний, виконати необхідні обчислення, якщо якісний – записати спостереження до таблиці за встановленою формою; проаналізувати отримані результати, відповісти на питання до конкретних дослідів, оформити їх у зошиті та захистити роботу.

Лабораторна робота вважається виконаною лише після її захисту перед викладачем в індивідуальному порядку.

З правилами роботи в мікробіологічній лабораторії ознайомлен(а) і зобов'язуюсь їх виконувати

(призвіще, ім'я, по батькові студента)

(дата)

(підпис)

Модуль I

СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН МІКРООРГАНІЗМІВ

Тема 1. МЕТОДИ ПРИГОТУВАНЯ ПРЕПАРАТІВ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА ЇХ МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання для допуску до виконання лабораторної роботи

1. Яке місце займає мікробіологія в системі біологічних дисциплін?
2. Яка роль мікроорганізмів у природі та діяльності людини?
3. Назвіть групи організмів, що відносяться до об'єктів мікробіології.
4. За якими основними напрямами розвивається мікробіологія сьогодні?
5. Назвіть найбільш важливі відкриття в історії мікробіології.
6. Які сучасні методи дослідження використовують мікробіологія?
7. Які існують методи мікроскопічного дослідження?
8. Які є методи виготовлення цитологічних препаратів?
9. Як готовують вітальні (тимчасові) препарати?
10. Як готовують фіксовані препарати? Назвіть етапи виготовлення.
11. Назвіть одиниці виміру клітин у мікроскопуванні.
12. Які барвники використовують для фарбування клітин?
13. Для яких цілей використовують фазовоконтрастний, інтерференційний, поляризаційний та інші мікроскопи?
14. Які є основні типи електронних мікроскопів?
15. Які типи світлових лабораторних мікроскопів використовують для роботи з мікробіологічними препаратами?
16. Яка головна частина мікроскопа?
17. Що таке розподільна здатність мікроскопа?
18. На які типи поділяють об'єктиви мікроскопа?
19. Які максимальні збільшення у світлових лабораторних мікроскопів?
20. Які об'єктиви світлового мікроскопа застосовують для невеликих збільшень?

Мікробіологічний словник: спиртівка, фlamбування, бактеріологічні петлі, шпателі, мазок, барвники, імерсійна система мікроскопа.

Література: [2–5]; [7–11].

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Завдання 1.1. Методи виготовлення препаратів мікроорганізмів для мікроскопічного дослідження

Матеріали та обладнання: скельця з лунками, набір барвників: генціанвіолет, водний розчин фуксину, метиленовий синій (1:40), спирт 96 об.%, скляний місток, кристалізатор, імерсійна олія, чисті культури (*Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*, *Sarcina flava*).

Порядок виконання роботи

Дослід 1.1.1. Виготовлення препарату «роздавлена крапля»

1. Пригответе предметне та покривне скельця. Візьміть пробірку з культурою в ліву руку і помістіть її похило між великим і вказівним пальцем на відстані 3–5 см від полум'я (рис. 1.3, а).
2. Профламбуйте петлю (рис. 1.3, б).
3. Відкрийте пробірку, затискаючи корок правою долонею (рис. 1.3, в).
4. Стерильну петлю введіть у пробірку з культурою, охолодіть, доторкнувшись до внутрішньої поверхні пробірки, а потім візьміть нею невелику кількість біомаси мікроорганізмів (рис. 1.3, г).

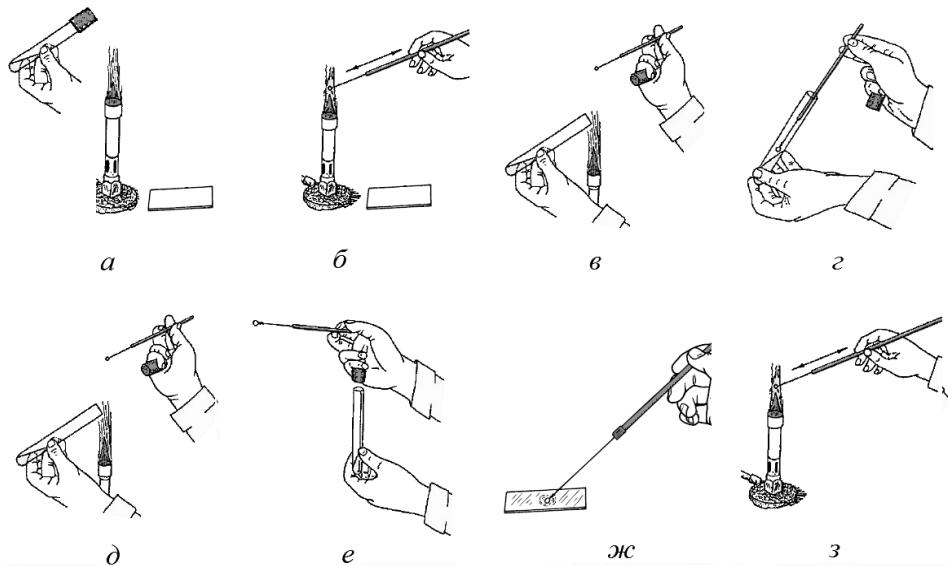


Рис. 1.3. Схема відбору біомаси мікроорганізмів для виготовлення препарату

5. Обпаліть край пробірки та корка – закрийте пробірку, поставте її в штатив (рис. 1.3, *д–е*).

6. Петлею з біомасою зробіть штрих на склі, розітріть штрих петлею круговими рухами, щоб вийшла суспензія, що трохи опалієє (рис. 1.3, *жс*).

7. Профламбуйте петлю (рис. 1.3, *з*).

8. Отриману суспензію мікроорганізмів накройте покривним склом. Щоб у полі зору не було пухирців повітря, розташуйте покривне скло під кутом 40–45 °, доторкніться ним до краю краплі і, коли вона розподілиться вздовж межі, обережно накройте краплю суспензії покривним скельцем (рис. 1.4, *в, г*).

9. Мікроскопуйте.

10. Розглянутий під мікроскопом препарат «роздавлена крапля» замалюйте в табл. 1.1 з відповідним збільшенням мікроскопа, за якого проводили дослідження.

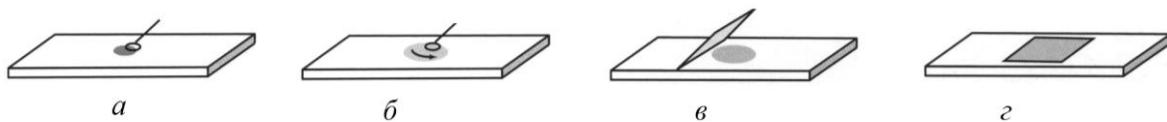


Рис. 1.4. Схема виготовлення препарату «роздавлена крапля»

Дослід 1.1.2. Виготовлення препарату «висяча крапля»

1. На середину покривного скла нанесіть маленьку, з чіткими краями краплю суспензії мікроорганізмів (рис. 1.5, *а*).

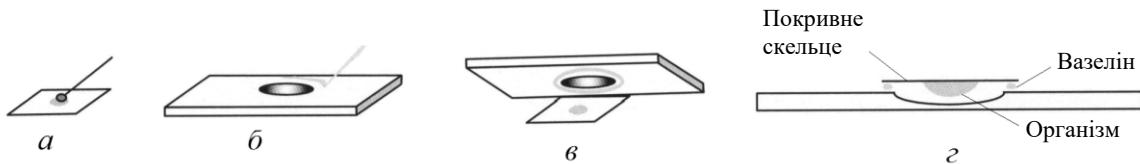


Рис. 1.5. Схема виготовлення препарату «висяча крапля»

2. Край предметного скла з лункою попередньо змастіть вазеліном (рис. 1.5, *б*).

3. Краплю матеріалу покройте предметним склом з лункою, край якої змащені вазеліном (рис. 1.5, *в*).

4. Переверніть предметне скло з прилиплим до нього покривним склом (рис. 1.5, *г*). Крапля виявляється висячою у герметично закритій вологій камері, з якої рідина випаровується дуже повільно, і тому препарат лишається придатним для спостереження довгий час.

5. Мікроскопуйте «висячу краплю» з плоским дзеркалом і звуженою діафрагмою.

Розглянутий під мікроскопом препарат «висяча крапля» замалюйте в табл. 1.1 з відповідним збільшенням мікроскопа, за якого проводили дослідження.

Зображення прижиттєвих та фіксованих клітин

Рисунок дослідженого прижиттєвого препарату _____ (назва препарату, мікроорганізму латинською мовою)	
«Висяча крапля», збільшення ×40	«Роздавлена крапля», збільшення ×90
Рисунок дослідженого фіксованого препарату _____ (назва препарату, мікроорганізму латинською мовою)	
Барвник _____ Збільшення ×40	Барвник _____ Збільшення ×90

Дослід 1.1.3. Приготування фіксованого забарвлених препаратів

1. Приготуйте суспензію мікроорганізмів методом, аналогічним до описаного вище.
2. Висушіть препарат на повітрі, або тримаючи скло високо над полум'ям (рис. 1.6, б).
3. Зафіксуйте препарат, тобто вбийте клітини і забезпечте їх прилипання до поверхні скла. Для цього скло з препаратом проведіть тричі через верхню частину полум'я (термічна фіксація) (рис. 1.6, в). Можна фіксувати препарати, обробляючи їх метиловим чи етиловим спиртом, сумішшю Нікіфорова, ацетоном (хімічна фіксація).

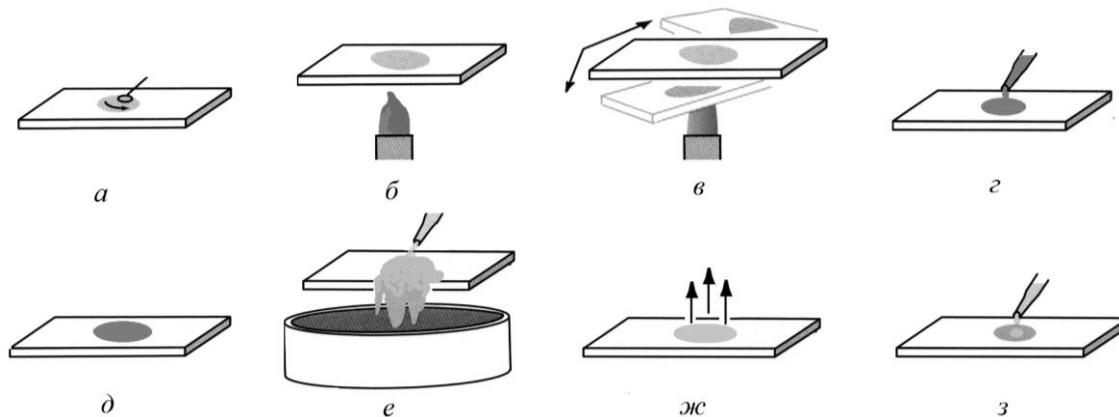


Рис. 1.6. Схема послідовного виготовлення фіксованого забарвлених препаратів

4. На фіксований препарат крапніть кілька крапель барвника (фуксин, метиленовий синій). Розподіліть барвник по всій поверхні мазка (рис. 1.6, г).
5. Залиште фарбу на препараті з фуксином протягом 1–2 хв, метиленовим синім – 3–5 хв (рис. 1.6, д).

6. Потім фарбу злийте, препарат добре промийте дистильованою водою (рис. 1.6, е).
7. Склю з країв протріть серветкою, препарат висушіть (рис. 1.6, жс).
8. Нанесіть на сухий препарат краплю імерсійної олії (рис. 1.6, з) і розгляньте препарат під мікроскопом (об'єктив $\times 90$).
9. Замалюйте розглянутий препарат до табл. 1.1.

Дайте відповіді на питання:

1. Яке спеціальне обладнання використовують у мікробіологічній лабораторії?

2. Яких правил необхідно дотримуватися в мікробіологічній лабораторії?

3. Перелічіть, які основні матеріали та обладнання потрібні студентові до кожного заняття?

4. У яких частинах полум'я пальника спостерігається найвища температура? За яких умов лабораторна робота вважається виконаною?

5. Які існують основні способи виготовлення препаратів для мікроскопування?

a)

b)

6. Які особливості виготовлення препарату «роздавлена крапля»?

7. Які дві мети теплового фіксування мазка?

a)

b)

8. Яка мета приготування пофарбованого фікованого препарату?

9. Чому час є важливим фактором приготування фікованого препарату?

10. Як проводять фіксацію мікроорганізмів на предметному склі?

11. Чому необхідно добре просушити мазок для імерсійної мікроскопії?

12. Які барвники використовують для фарбування клітин?

13. Скільки потрібно брати мікробіологічних «петель» для виготовлення мазка?

14. Як би ви визначили, що мазок, приготований для мікроскопування, є правильним?

Висновок до завдання 1.1	
-----------------------------	--

**Завдання 1.2. Вивчити будову світлового оптичного мікроскопа,
правила користування ним під час роботи з імерсійною системою**

Матеріали та обладнання: мікроскоп з освітлювачем, предметні та покривні скельця, вата, маркер; фільтрувальний папір, серветка, дезінфікувальна рідина, імерсійна олія, фіковані препарати мікроорганізмів.

Порядок виконання роботи

1. Використайте для роботи з мікробіологічними препаратами лабораторні світлові мікроскопи типу МБР-1, ЛОМО, «Біолам» (рис. 1.7). Головною частиною мікроскопа є об'єктиви – сухі об'єктиви ($\times 8$, $\times 9$, $\times 10$, $\times 20$, $\times 40$), імерсійні об'єктиви ($\times 90$) – за збільшень від 600 до 1350 разів залежно від збільшення окуляра – $7\times$, $8\times$, $9\times$, $10\times$, $15\times$ (рис. 1.8–1.9).

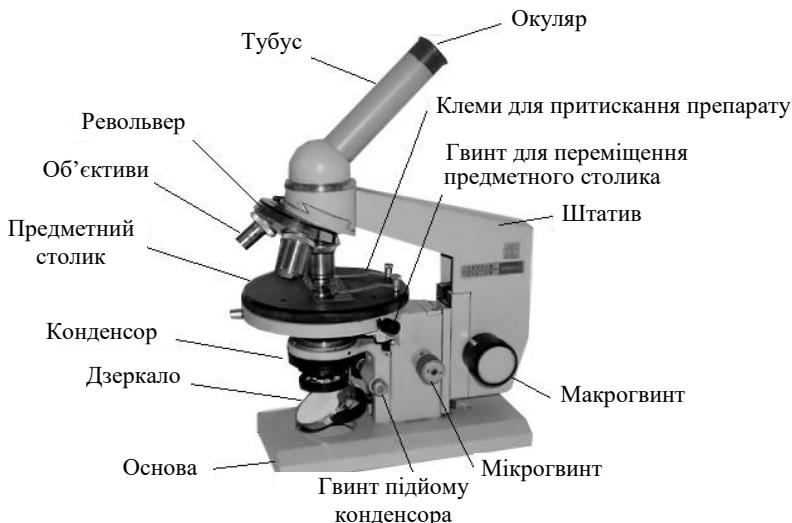


Рис. 1.7. Мікроскоп монокулярний «Біолам С-11»



Рис. 1.8. Типи об'єктивів: 1 – сухий об'єктив;
2 – «ВИ» – водна імерсія, білий обідок;
3 – «МИ» – олійна імерсія, чорний обідок

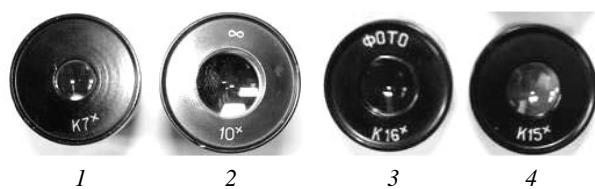


Рис. 1.9. Типи окулярів:
1 і 4 – компенсаційний окуляр; 2 – окуляр Гюйгенса; 3 – компенсаційний фотоокуляр

2. Поставте мікроскоп у зручну для роботи позицію, протріть лінзи окуляра й об'єктива м'якою серветкою.

3. Підніміть конденсор у максимальне верхнє положення, щоб прикрити ірисову діафрагму (якщо дослідний препарат незабарвлений). Поставте у робоче положення об'єктив $\times 8$.

4. Залиште конденсор у максимальному верхньому положенні для роботи з об'єктивами $\times 8$, $\times 40$ та $\times 90$. Освітлення регулюйте ірисовою діафрагмою.

5. Працюючи з об'єктивом $\times 40$, спочатку знайдіть зображення об'єкта, користуючись об'єктивом $\times 8$. Потім, не піднімаючи тубус мікроскопа, переведіть у робоче положення об'єктив $\times 40$, трохи відкрийте діафрагму та знайдіть зображення об'єкта, користуючись макро- і мікрогвинтами. Працюючи з об'єктивом $\times 90$, ірисову діафрагму відкрийте повністю.

6. Предметне скло з досліджуваним препаратом покладіть на столик мікроскопа та затисніть його клемами. Крапніть на препарат краплю імерсійної олії.

7. Дивлячись збоку, обережно з допомогою макрогвинта опустіть тубус мікроскопа так, щоб лінза об'єктива занурилася в імерсійну рідину та ледь доторкнулась до поверхні скла. Показник заломлення цих олій близький до показника заломлення скла, завдяки чому всі промені потрапляють в об'єктив і забезпечують кращу видимість мікроорганізмів.

8. Дивлячись в окуляр, повільно підійміть тубус з допомогою макро- і мікрогвинтів, поки в полі зору не з'явиться зображення досліджуваного об'єкта.

9. Після завершення роботи підніміть тубус і серветкою зніміть імерсійну олію з лінзи об'єктива $\times 90$. Переведіть мікроскоп на мале збільшення $\times 8$.

10. Опустіть конденсор, закрійте діафрагму, опустіть тубус. Поставте мікроскоп у шафу.
11. Розглянутий препарат замалюйте в табл. 1.1 зі збільшенням мікроскопа, за якого проводилися дослідження.

Дайте відповіді на питання:

1. У яких одиницях вимірюється розмір клітин мікроорганізмів? _____
2. Як формується зображення у світловому мікроскопі? _____

3. Який принцип будови світлових мікроскопів? _____

4. Яке збільшення можна одержати, якщо користуватись:

- a) об'єктивом $\times 20$ і окуляром $\times 40$, _____
- b) об'єктивом $\times 8$ і окуляром $\times 10$, _____
- c) об'єктивом $\times 15$ і окуляром $\times 90$? _____

5. Для чого використовують фіксовані або пофарбовані препарати у мікроскопії?

6. Чому необхідно користуватись олією для розглядання препарату з об'єктивом $\times 90$? _____

7. Чим можна регулювати освітлення в мікроскопі? _____

Висновок до завдання 1.2		

Загальні висновки

У результаті виконання лабораторної роботи _____

Дата виконання лабораторної роботи _____

Дата захисту лабораторної роботи _____

Кількість балів за допуск до лабораторної роботи _____ Підпис _____

Кількість балів за захист лабораторної роботи _____ Підпис _____

Тема 2. СПОСОБИ ЗАБАРВЛЕННЯ КЛІТИН МІКРООРГАНІЗМІВ ТА ВІЗНАЧЕННЯ ЇХ РОЗМІРІВ

Питання для допуску до виконання лабораторної роботи

1. Назвіть поверхневі структури клітинної стінки бактерій.
2. Які функції виконують поверхневі клітинні структури?
3. Які функції виконує клітинна стінка?
4. Охарактеризуйте будову клітинної стінки грампозитивних бактерій.
5. Охарактеризуйте будову клітинної стінки грамнегативних бактерій.
6. Назвіть відмінності у будові та складі клітинних стінок грампозитивних і грамнегативних бактерій.
7. Який компонент клітинної стінки є обов'язковим для грампозитивних і грамнегативних бактерій?
8. Охарактеризуйте складові гетерополімеру пептидоглікану.
9. Охарактеризуйте будову зовнішньої мембрани грамнегативних бактерій. Які функції вона виконує?
10. Як діє на бактеріальні клітини лізоцим і пеніцилін?
11. Що таке протопласти та сферопласти?
12. Які особливості притаманні клітинним стінкам архей?
13. Які існують незвичайні клітинні стінки прокаріотів?
14. Які методи забарвлення мікроорганізмів Ви знаєте?
15. Які методи забарвлення мікроорганізмів називають складними? Для чого їх використовують?
16. Які методи забарвлення використовують для ідентифікації мікроорганізмів?
17. У чому сутність методу фарбування бактерій за Грамом? Які фактори впливають на його результат?
18. Яка послідовність дій під час фарбування клітин цим методом?
19. Які модифікації методу фарбування за Грамом існують?
20. За допомогою яких пристрій визначають розміри клітин мікроорганізмів?

Мікробіологічний словник: грампозитивні та грамнегативні бактерії, клітинна стінка, окуляр-мікрометр.

Література: [2–5]; [7–11].

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Завдання 2.1. Методи диференціювання клітин грампозитивних та грамнегативних бактерій

Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР 1); набір барвників: генціанвіолет, водний розчин фуксину, метиленовий синій (1:40), розчин Люголю; спирт 96 об. %; добові культури мікроорганізмів *Escherihia coli*, *Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*.

Порядок виконання роботи

Дослід 2.1.1. Забарвлення за Грамом

Забарвлення за Грамом відбувається у чотири етапи (рис. 2.1).

1. Приготуйте фіксований мазок досліджуваної культури мікроорганізмів та пофарбуйте його генціанвіолетом протягом 1–2 хв, надлишок барвника злийте.
2. І не промиваючи водою, – обробіть розчином Люголю протягом 1–2 хв до почорніння та потім промийте препарат водою.
3. Занурте мазок у склянку з 70 об. % етиловим спиртом на 10–30 с. Знебарвлення вважають закінченим, коли краплі, що стікають із мазка, зрівняються за кольором зі спиртом у склянці. Потім промийте препарат водою (під час мікроскопування таких препаратів грамнегативні бактерії безбарвні).
4. Проведіть дофарбування препарату фуксином 1–2 хв, промийте водою, підсушіть. Результати фарбування досліджених культур запишіть у табл. 2.1.

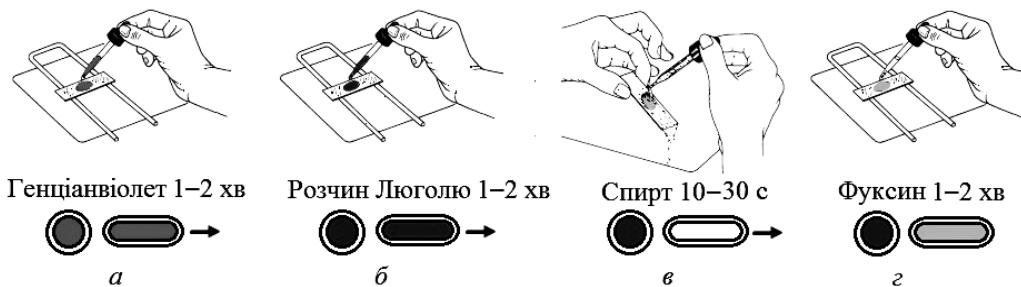


Рис. 2.1. Етапи фарбування клітин за Грамом

Таблиця 2.1

Забарвлення клітин за Грамом та Грэзерсоном

Унесений барвник, реактив	Колір клітин/стан біомаси, обробленої КОН	
	Грам ⁺	Грам ⁻
Генцианвіолет		
Розчин Люголю		
Спирт 96 %		
Фуксин		
3 %-й розчин КОН		

5. Розгляньте під мікроскопом з імерсією. Результати замалюйте в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Морфологія досліджених клітин, забарвлених за Грамом (збільшення ×90)

Назва бактерій (латинською мовою)	Назва бактерій (латинською мовою)
Грампринадлежність: Форма клітин: Розташування клітин:	Грампринадлежність: Форма клітин: Розташування клітин:

Дослід 2.1.2. Визначення грампринадлежності бактерій експрес-методом Грэзерсона

1. Приготуйте чисте предметне скло та нанесіть на нього дві краплі 3 %-го розчину КОН. У першу краплю внесіть бактеріологічною петлею контрольну грампозитивну (Gr^+) культуру, а в другу – контрольну грамнегативну (Gr^-) культуру.

2. Ретельно перемішайте Gr^+ культуру в першій краплі з розчином КОН, через 5–10 с повільно підніміть бактеріологічну петлю і переконайтесь, що в'язкість краплі не змінилася, тобто слиз не утворився і реакція негативна.

3. Ретельно перемішайте Gr^- культуру в іншій краплі з розчином КОН і через 5–10 с повільно підніміть бактеріологічну петлю на висоту 2–3 см. Утворення слизу свідчить про те, що КОН руйнує

бактеріальну клітинну стінку, і ДНК вивільняється (утворюється слиз), тобто культура є грамнегативною.

4. Результати дії розчину КОН на клітини занесіть до табл. 2.1.

Дайте відповіді на питання:

1. Яка відмінність між простим і складним фарбуванням? _____
2. Яка назва фарбника/реактиву під час забарвлення за Грамом, який використовують:
 - a) першим _____
 - b) для основного забарвлення _____
 - c) для знебарвлення _____
 - d) для контрасту _____
3. Який етап є найбільш важливим під час забарвлення за Грамом? Поясніть _____
4. Що мають на увазі під терміном «грамваріабельність»? _____
5. Чому бактерії поділяють на грампозитивні та грамнегативні? Поясніть _____

6. Яка частина бактеріальної клітини (клітинна стінка або протопласт) відіграє найбільш важливу роль у визначенні грампринадлежності організму? _____

7. Яка будова клітинної стінки у Гр⁺ бактерій? _____

8. Чим відрізняється будова клітинної стінки Гр⁻ від Гр⁺? _____

9. Після трьох етапів забарвлення препарату за Грамом у модифікації Синьова у мікроорганізмів у мазку не видно жодних бактерій. Як вони забарвляться за Грамом після четвертого етапу?
10. Яке забарвлення мають клітини під час фарбування за Грамом після:
 - a) занурення їх у спирт, _____
 - b) забарвлення фуксином, _____
 - c) оброблення Люголем? _____

Висновок до завдання 2.1	_____

Завдання 2.2. Визначення розмірів клітин мікроорганізмів

Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР 1), окуляр-мікрометр, фарбник генціанвіолет, набір пробірок з культурами *Escherihia coli*, *Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*, *Saccharomyces cerevisiae*.

Порядок виконання роботи

1. Приготуйте препарати, пофарбовані генціанвіолетом.
2. Визначте розміри клітин з допомогою окуляра-мікрометра МОВ-1-15x.
3. Вставте окуляр-мікрометр МОВ-1-15x на тубус мікроскопа і закріпіть гвинтом. Окуляр-мікрометр складається з компенсаційного окуляра з діоптрійним наведенням у межах ±5 діоптрій і лічильного механізму. У площині окуляра розташовані нерухома шкала з поділками від 0 до 8 мм та

рухомі – індекс у вигляді біштриха та перехрестя (рис. 2.3). Унаслідок обертання гвинта перехрестя та біштрих переміщуються в полі зору окуляра відносно нерухомої шкали. Крок гвинта дорівнює 1 мм. Нерухома шкала призначена для відліку повних обертів барабана гвинта, тобто цілих міліметрів переміщення перехрестя. Рухомий відліковий барабан МОВ-1-15Х поділений на 100 частин. Поворот барабана на одну поділку відповідає переміщенню перехрестя на 0,01 мм. Таким чином, шкала барабана призначена для відліку сотих часток міліметра. Повний відлік за шкалами МОВ-1-15Х складатиметься з відліку за нерухомою шкалою і відліку за барабаном.



Рис. 2.3. Окуляр-мікрометр

4. Розташуйте препарат на предметному столику мікроскопа, наведіть різкість і, дивлячись в окуляр, обертайте барабан підводячи центр перехрестя до сполучення з краєм зображення досліджуваного об'єкта. Відзначте перший відлік за шкалою барабану (наприклад, $I = 5,85$ мм).

5. Потім оберніть барабан, перемістіть перехрестя до сполучення з другим краєм об'єкта (барабан обертайте у той самий бік) і зробіть другий відлік (наприклад, $II = 5,0$ мм).

6. Величину досліджуваного об'єкта визначте за формулою у мікрометрах (мкм):

$$R = \frac{R_2 - R_1}{\beta} \cdot 10^3,$$

де R – величина досліджуваного об'єкта, мкм; $R_2 - R_1$ – різниця двох підрахунків, мм; β – збільшення об'єктива мікроскопа.

Приклад. Біштрих розташований між поділками «5» та «6» нерухомої шкали в полі зору, а індекс барабана знаходиться навпроти ділення «35» шкали барабана. Біштрих не дійшов до поділки «6», тобто відлік буде – 5 мм. Якщо ціна поділки шкали барабана дорівнює 0,01 мм, то відлік за барабаном дорівнює: $0,01 \cdot 35 = 0,35$ мм. Повний відлік за шкалами дорівнює: $5 + 0,35 = 5,35$ мм. Потім ділимо на збільшення об'єктива та множимо на 10^3 мкм ($1 \text{ мм} = 10^3 \text{ мкм}$). Тобто розмір об'єкта дорівнює $0,01 \cdot 10^3$, поділене на збільшення об'єктива (мкм).

7. Результати визначених розмірів клітин запишіть до табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Розміри досліджених мікроорганізмів

№ з/п	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Розміри клітин, мкм
1		
2		
3		
4		

Дайте відповіді на питання:

- У яких з досліджених бактерій розміри:
 - найбільші? _____
 - найменші? _____
- Які досліжені мікроорганізми паличкоподібні (назва латиною)? _____
- Як вимірюють розміри мікроорганізмів окуляр-мікрометром? Поясніть _____

4. Які з досліджених мікроорганізмів є кокоподібними (назва латиною)? _____
5. Яку форму клітин мають дріжджі *Saccharomyces cerevisiae*? _____
6. Чи відповідають розміри дослідних дріжджів літературним джерелам? _____
7. Яка форма клітин:
- Escherihia coli*, _____
 - Bacillus subtilis*, _____
 - Micrococcus luteus*? _____

Висновок до завдання 2.2	

Загальні висновки

У результаті виконання лабораторної роботи _____

Дата виконання лабораторної роботи _____

Дата захисту лабораторної роботи _____

Кількість балів за допуск до лабораторної роботи _____ Підпис _____

Кількість балів за захист лабораторної роботи _____ Підпис _____

Тема 3. БУДОВА ТА МОРФОЛОГІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ. ВИЯВЛЕННЯ КЛІТИННИХ ВКЛЮЧЕНЬ, СПОР, КАПСУЛ

Питання для допуску до виконання лабораторної роботи

1. На які три основні групи поділяють бактерії за їх формою?
2. Які морфологічно незвичайні форми бактерій ви знаєте?
3. Як відбувається розмноження прокаріотів?
4. Чим відрізняються сарцини від стафілококів?
5. Чим характеризуються бацили?
6. Чим зумовлена здатність бактерій рухатись?
7. Які типи джгутикування у бактерій Ви знаєте?
8. Чим відрізняється капсула від слизового шару?
9. Назвіть основні внутрішньоклітинні структури клітини прокаріотів.
10. Які структурні елементи бактеріальної клітини відносять до тимчасових?
11. Які поживні речовини відносять до резервних, або запасних, у клітинах прокаріотів і дріжджів?
12. У чому сутність методу забарвлення запасних поживних речовин: волютину, гранулези, гліко-гену, жирових речовин?
13. Як виявляти капсули на приготтованому препараті бактерій? З яких речовин складаються капсули?
14. Яку форму мають параспоральні тільця?
15. У вигляді яких речовин можуть накопичуватися запасні полісахариди (джерело енергії) у клітинах мікроорганізмів?
16. За яких умов утворюються ліпіди в клітинах?
17. Який вигляд мають ліпіди і полі-β-оксимасляна кислота?
18. Які морфологічно диференційовані клітини прокаріотів ви знаєте?
19. Що таке бацилярне, клостридіальне, плектридіальне розташування спор у клітині?
20. Чим відрізняється клостридіальна форма спор бацил від плектридіальної?
21. Які чотири типи капсули розрізняють за будовою?
22. Яка функція капсул у бактерій?

Мікробіологічний словник: прокаріоти, археї, еукаріоти, включення мікроорганізмів, запасні поживні речовини, волютин, гранульоза, полі-β-оксимасляна кислота, параспоральні тільця.

Література: [2–5]; [7–11].

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Завдання 3.1. Вивчення морфології бактеріальної клітини

Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР1), барвники (генціанвіолет, фуксин, метиленовий синій), спирт 96 об.-%-й, набір культур родів *Micrococcus*, *Streptococcus*, *Rhodospirillum*, *Caulobacter*, *Lactobacillus* sp, штамів *E. coli*, *B. subtilis*, *Pseudomonas syringae*.

Порядок виконання роботи

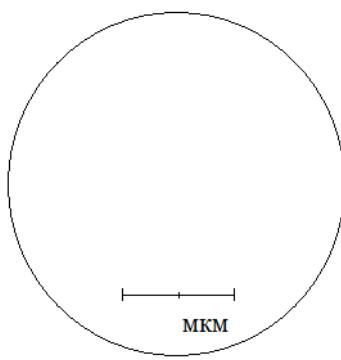
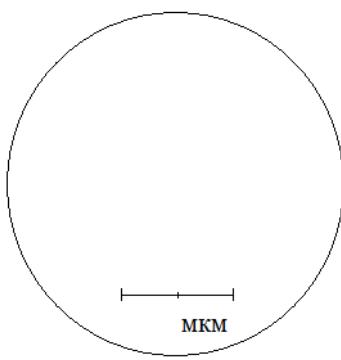
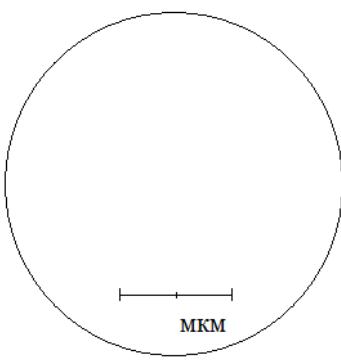
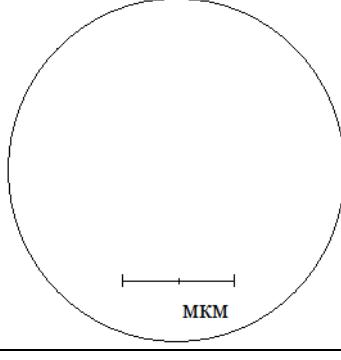
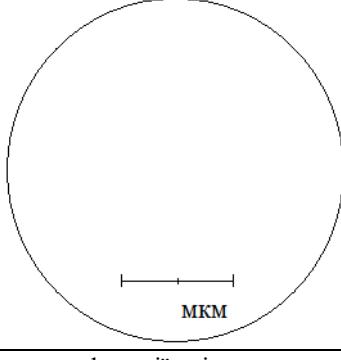
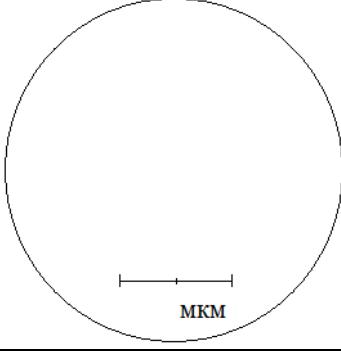
Дослід 3.1.1. Виготовлення фіксованих забарвлених препаратів кокоподібних, паличкоподібних, звивистих клітин бактерій

1. Підготуйте чисті предметні скельця для виготовлення фіксованих забарвлених препаратів.
2. Виготовте препарати забарвлених клітин бактерій родів *Micrococcus*, *Streptococcus*. Розгляньте препарати при збільшенні $\times 40$ та з імерсією $\times 90$. Результати замалюйте та запишіть до табл. 3.1.
3. Приготуйте препарати забарвлених клітин бактерій *E. coli*, *B. subtilis*, *Lactobacillus* sp. Розгляньте препарати з імерсією при збільшенні $\times 40$, $\times 90$. Результати замалюйте та запишіть до табл. 3.1.
4. Приготуйте препарати забарвлених клітин роду *Rhodospirillum*.

5. Приготуйте мазки зубного нальоту у краплі води. Їз зубного нальоту можна виділити велику і малу зубні спірохети (*Spirochaeta macro-* і *microdenta*). Розгляньте препарати. Результати замалюйте та запишіть до табл. 3.1.

6. Приготуйте препарати забарвлених клітин бактерій роду *Caulobacter*. Розгляньте препарати за збільшення ×40. Результати замалюйте та запишіть до табл. 3.1.

Морфологія бактеріальних клітин

Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)
Барвник _____ Тип препарату _____	Барвник _____ Тип препарату _____	Барвник _____ Тип препарату _____
Рисунок, збільшення ×90	Рисунок, збільшення ×90	Рисунок, збільшення ×90
		
Опис морфології клітин:		
Форма _____ Розташування _____ Розмір, мкм _____	Форма _____ Розташування _____ Розмір, мкм _____	Форма _____ Розташування _____ Розмір, мкм _____
Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)
Барвник _____ Тип препарату _____	Барвник _____ Тип препарату _____	Барвник _____ Тип препарату _____
Рисунок, збільшення ×90	Рисунок, збільшення ×90	Рисунок, збільшення ×90
		
Опис морфології клітин:		
Форма _____ Розташування _____ Розмір, мкм _____	Форма _____ Розташування _____ Розмір, мкм _____	Форма _____ Розташування _____ Розмір, мкм _____

Дайте відповіді на питання:

1. До яких морфотипів можна віднести досліджені культури бактерій *E. coli*, *B. subtilis*? _____
2. До яких морфотипів можна віднести досліджені культури бактерій *Micrococcus*, *Streptococcus*? _____
3. До яких морфотипів можна віднести досліджені культури бактерій *Rhodospirillum*? _____
4. До яких морфотипів можна віднести досліджені культури бактерій *Caulobacter*? _____
5. До яких морфотипів можна віднести бактерії дослідженого зубного нальоту? _____
6. Які розміри мають досліджені препарати:
 - a) стеблових клітин, _____
 - b) кокоподібних клітин, _____
 - c) паличкоподібних клітин, _____
 - d) звивистих клітин? _____
7. На які групи за морфологічними ознаками поділяють бактерії? _____

Висновок до завдання 3.1		
-----------------------------	--	--

Завдання 3.2. Виявлення клітинних включень

Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР 1), водяна баня, барвники (розчин Люголю, фуксин Ціля, основний фуксин, карболовий фуксин, метиленовий синій, метиленовий синій Леффлера, судан-3, аніліновий чорний), етанол 96 об. %-й, 1 %-й розчин H_2SO_4 , формалін, набір пробірок з бактеріальними культурами (*Rhodotorula sp.*, *Clostridium sp.*, *Bacillus megaterium*, *B. subtilis*, *Saccharomyces cerevisiae*, *S. minor*).

Порядок виконання роботи

Дослід 3.2.1. Виявлення зерен волютину методом Леффлера

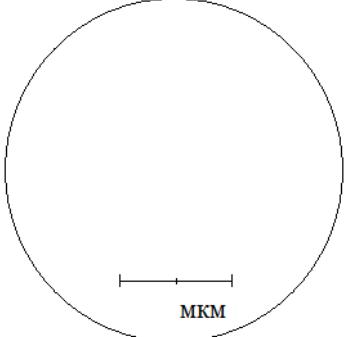
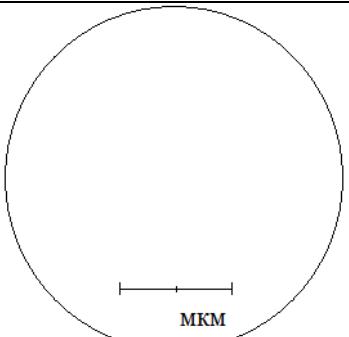
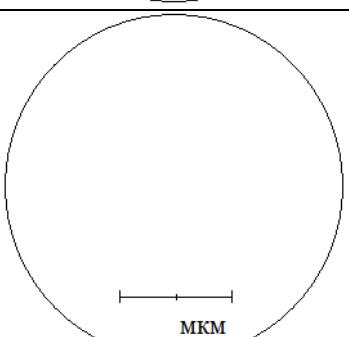
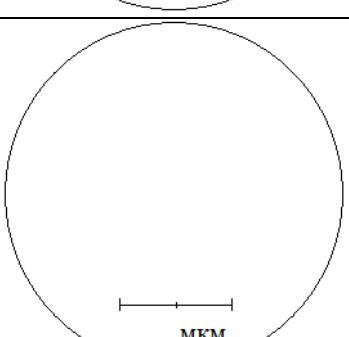
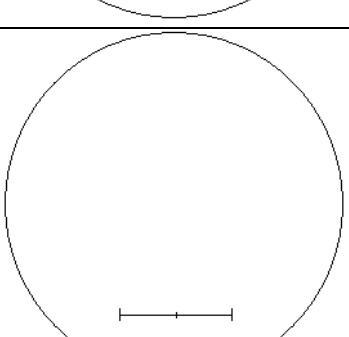
1. Підготуйте чисті предметні скельця для виготовлення фіксованих забарвлених препаратів.
2. Виготовте фіксовані препарати клітин *Rhodotorula sp.*, *B. subtilis*, висушіть та зафіксуйте в полуум'ї пальника.
3. На фіксовані мазки нанесіть метиленову синь Леффлера на 4–5 хв.
4. Промийте препарати водою, висушіть фільтрувальним папером і мікроскопуйте з імерсією.
5. Результати спостережень забарвлення клітин замалюйте та запишіть до табл. 3.2.

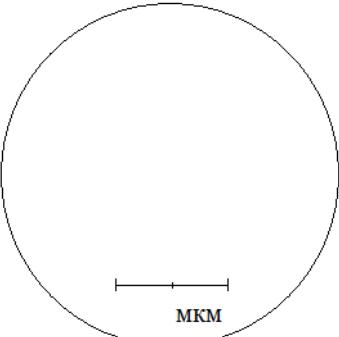
Дослід 3.2.2. Виявлення зерен волютину методом Омелянського

1. Виготовте мазок *S. cerevisiae*, зафіксуйте жаром у полуум'ї пальника.
2. На мазок нанесіть кілька краплин фуксіну Ціля на 1 хв, змийте водою на містку.
3. Додайте на мазок 1 краплю 1 %-го розчину H_2SO_4 на 30 с, промийте водою.
4. Дофарбуйте розчином метиленового синього 1 хв, препарат промийте водою, висушіть на повітря та мікроскопуйте з імерсією.
5. Результати спостережень забарвлення клітин замалюйте та запишіть до табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Забарвлення клітинних включень мікроорганізмів різними методами

Клітинні включення	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Метод забарвлення та опис поля зору	Рисунок, збільшення ×90
Зерна волютину		<p>Метод Леффлера</p> <p>Форма клітин _____</p> <p>Цитоплазма забарвлена _____</p> <p>зерна волютину забарвлені _____</p>	
Глікоген		<p>Форма клітин _____</p> <p>Цитоплазма забарвлена _____</p> <p>Гранули глікогену забарвлені _____</p>	
Гранульоза		<p>Форма клітин _____</p> <p>Цитоплазма забарвлена _____</p> <p>Гранульоза забарвлена _____</p>	
Ліпіди		<p>Форма клітин _____</p> <p>Цитоплазма забарвлена _____</p> <p>Включення ліпідів забарвлені _____</p>	
Полі-β-оксимасляна кислота		<p>Форма клітин _____</p> <p>Цитоплазма забарвлена _____</p> <p>Полі-β- оксимасляна к-та забарвлена _____</p>	

Клітинні включення	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Метод забарвлення та опис поля зору	Рисунок, збільшення ×90
Білкові кристали (параспоральний тільця)		<p>Форма клітин _____</p> <p>Цитоплазма забарвлена _____</p> <p>Білкові кристали забарвлені _____</p>	

Дослід 3.2.3. Виявлення глікогену

1. Виготовте мазок *B. subtilis* і висушіть за кімнатної температури.
2. Зафіксуйте мазок 96 об.%-м етиловим спиртом, для цього на сухий мазок нанесіть кілька крапель спирту та дочекайтесь його повного випаровування.
3. Нанесіть 1–2 краплі розчину Люголю, накройте покривним склом, залишки рідини видаліть фільтрувальним папером і через 10 хв мікроскопуйте препарат з імерсією.
4. Результати спостережень забарвлення клітин замалюйте та запишіть до табл. 3.2.

Дослід 3.2.4. Виявлення гранульози

1. На предметне скло нанесіть краплину суспензії *Cl. pasteurianum*, додайте краплину слабкого розчину Люголю.
2. Накройте покривним склом і мікроскопуйте з імерсією.
3. Результати спостережень забарвлення клітин замалюйте та запишіть до табл. 3.2.

Дослід 3.2.5. Виявлення ліпідів

1. На предметне скло нанесіть невелику краплю рідкої культури *S.cerevisiae*, вирощеної в умовах надлишку вуглецю.
2. Додайте краплю барвника судан-3 і перемішайте бактеріальною петлею.
3. Краплю накройте покривним склом і через 10–15 хв мікроскопуйте з імерсією.
4. Результати спостережень забарвлення клітин замалюйте та запишіть до табл. 3.2.

Дослід 3.2.6. Виявлення полі-β-оксимасляної кислоти

1. На предметне скло нанесіть краплю суспензії *B. megaterium*.
2. Додайте краплю формаліну і залиште на 5 хв.
3. Нанесіть краплю метиленового синього та залиште на 10 хв.
4. Додайте краплю розчину судану-3 і залиште на 3 хв.
5. Препарат накройте покривним склом і мікроскопуйте з імерсією.
6. Результати спостережень забарвлення клітин замалюйте та запишіть до табл. 3.2.

Дослід 3.2.7. Виявлення параспоральних тілець (білкових кристалів)

1. Виготовте мазок *B. thuringiensis* і зафіксуйте у полуум'ї пальника.
2. Препарат накройте фільтрувальним папером і нанесіть кілька крапель анілінового чорного.
3. Помістіть мазок над водяною банею і прогрійте 10–15 хв, додаючи фарбу, щоб не підсихав, потім промийте водою.
4. Дофарбуйте фуксином Ціля протягом 1–2 хв.
5. Препарат промийте водою, висушіть фільтрувальним папером і мікроскопуйте з імерсією.
6. Результати спостережень забарвлення клітин замалюйте та запишіть до табл. 3.2.

Дайте відповіді на питання:

1. Які комплекси макро-, мікроелементів входять до зерен волютину бактерій? _____
2. Як забарвлюються зерна волютину за Леффлером? _____
3. Де розташовані зерна волютину:
 - a) у бактеріальній клітині, _____
 - b) у дріжджовій клітині? _____
4. Яка форма зерен волютину? _____
5. Чим відрізняється забарвлення зерен волютину за Омелянським від Леффлера? _____

6. Яким чином можна виявити глікоген у бактерій? Як він фарбується? _____
7. Яка форма крохмалю, глікогену у клітинах прокаріотів? _____
8. Чим відрізняються зерна волютину від гранульози у бактерій? Як фарбується гранульоза? _____

9. Коли в клітинах утворюються краплі полі- β -оксимасляної кислоти? _____
10. Як фарбууються ліпіди? _____
11. Яку форму мають краплі полі- β -оксимасляної кислоти? _____
12. Які бактерії утворюють білкові кристали? Як вони забарвлюються? _____

13. Яку форму мають параспоральні тільця? _____
14. Які запасні речовини характерні для прокаріотів? _____

15. Що таке нуклеоїд?
16. У чому полягає «універсальність» елементарної плазматичної мембрани? Яка модель є загальновизнаною на сьогодні?

Висновок до завдання 3.2	_____

Завдання 3.3. Виявлення спор, капсул у бактерій

Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР 1), барвники (фуксин Циля, основний фуксин, карболовий фуксин Циля, метиленовий синій (1:40), метиленовий синій Леффлера, нейтральрот, рідка туш), спирт 70 об.%-й, 0,5 %-й розчин HCl, 1 %-й розчин H₂SO₄, набір пробірок з бактеріальними культурами (*Azotobacter chroococcum*, *Bacillus subtilis*, *Clostridium sp.*).

Порядок виконання роботи

Дослід 3.3.1. Виявлення спор у бактерій за Пешковим

1. Нанесіть на фіксований мазок спороутворюальної бактерії *B. subtilis*, *Clostridium sp.* достатню кількість метиленової сині Леффлера та доведіть барвник до кипіння в полуум'ї пальника (рис. 3.1, а).
2. Предметне скло спочатку прогрійте над полуум'ям по всій довжині, а потім затримайте на кілька секунд над полуум'ям так, щоб воно торкалося скла (рис. 3.1, б). Якщо скло було достатньо прогрітим, барвник закипає за 10–15 с. У випадку, коли скло було перегріте, барвник не кипить, а випаровується, при цьому скло не слід тримати в полуум'ї більше 10 с. Після нагрівання скло не кладуть на холодні предмети, щоб запобігти його розтріскуванню.

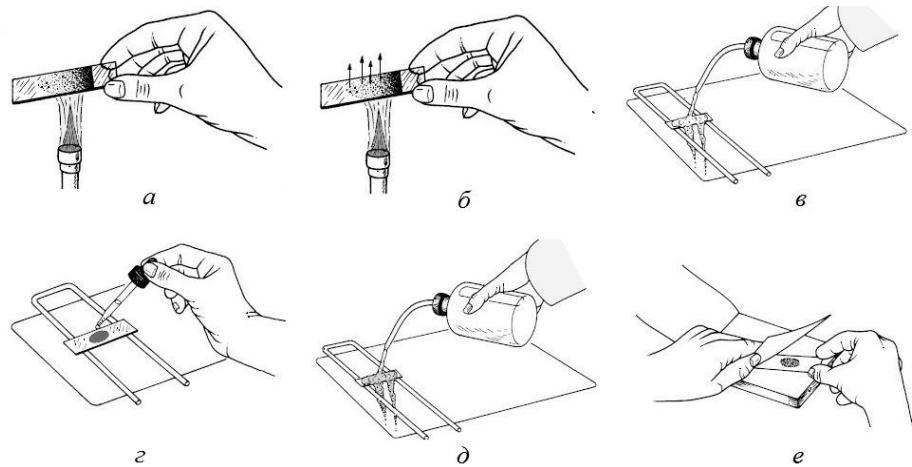
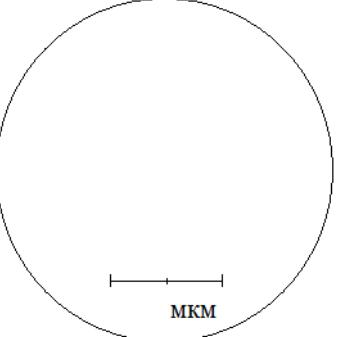
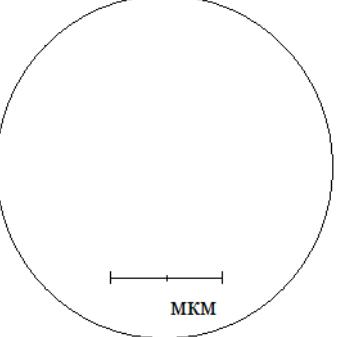
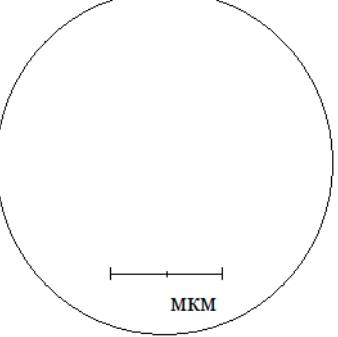


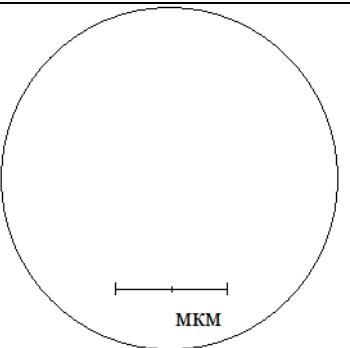
Рис. 3.1. Етапи досліду з виявлення спор у бактерій за Пешковим

3. Препарат ретельно промийте водою *тільки* після охолодження скла.
4. Вологий препарат дофарбуйте барвником нейтральрот протягом 2–3 хв (рис. 3.1, *г*).
5. Препарат промийте водою.
6. Висушіть фільтрувальним папером.
7. Результати спостережень забарвлення спор, їх розташування в клітині замалоїть та запишіть до табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Виявлення спор, капсул у дослідженіх мікроорганізмів різними методами

Розташування спор та капсул	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Метод забарвлення та опис поля зору	Рисунок, збільшення ×90
		<p>Метод Пешкова</p> <p>Спори фарбуються</p> <hr/> <hr/> <p>Цитоплазма клітини фарбується</p> <hr/> <hr/>	 <p>МКМ</p>
		<p>Метод Ожешко</p> <p>Спори фарбуються</p> <hr/> <hr/> <p>Цитоплазма клітини фарбується</p> <hr/> <hr/>	 <p>МКМ</p>
		<p>Метод Шефера-Фултона</p> <p>Спори фарбуються</p> <hr/> <hr/> <p>Цитоплазма клітини фарбується</p> <hr/> <hr/>	 <p>МКМ</p>

Розташування спор та капсул	Назва мікроорганізмів (латинською мовою)	Метод забарвлення та опис поля зору	Рисунок, збільшення ×90
_____	_____	Метод Буррі-Гінса Спори фарбується	_____
_____	_____	Цитоплазма клітини фарбується	_____
_____	_____	_____	

Дослід 3.3.2. Виявлення спор у бактерій способом Ожешко

1. Виготовте мазок *B. subtilis*, висушіть його на повітрі та, не фіксуючи, залийте 0,5 %-м розчином HCl.
 2. Мазок підігрійте протягом 2 хв у струмені теплого повітря пальника до появи парів.
 3. Кислоту злийте.
 4. Препарат промийте водою.
 5. Мазок закрійте фільтрувальним папером та наливіте карболовий фуксин Циля.
 6. Препарат забарвлюйте протягом 5 хв під час нагрівання над полум'ям пальника до появи парів.
- У міру випаровування барвника його періодично додають, не даючи препарату підсохнути.
7. Препарат промийте водою та обробіть протягом 2 хв 1 %-м розчином сірчаної кислоти для знебарвлення.
 8. Препарат знову промийте водою та забарвте розчином метиленового синього (1:40) протягом 10–15 хв.
 9. Барвник злийте, промийте водою, висушіть та мікроскопуйте з імерсійною системою.
 10. Результати спостережень забарвлення спор, їх розташування в клітині замалюйте та запишіть до табл. 3.3.

Дослід 3.3.3. Виявлення спор у бактерій способом Шефера-Фултона

1. На фіксовані мазки культур *B. subtilis*, *Clostridium sp.* нанесіть кілька крапель малахітового зеленого і помістіть препарат над водяною банею, щоб прогріти 10 хв, додаючи фарбу 2–3 рази, якщо барвник випаровується (рис. 3.2, а).

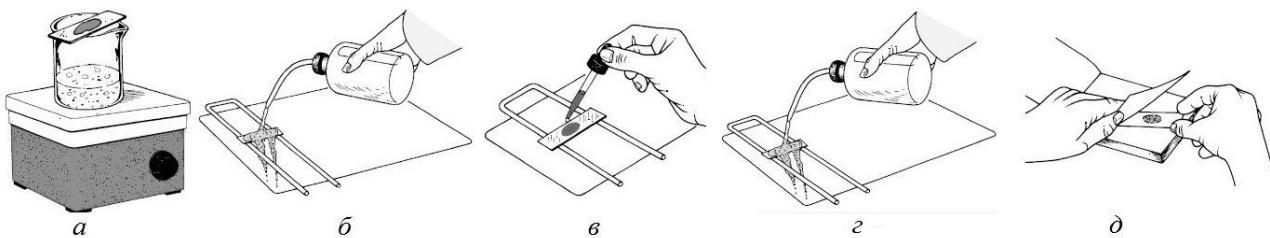


Рис. 3.2. Етапи досліду з виявлення спор у бактерій за Шефером-Фултоном

2. Ретельно промийте препарат водою.
3. Дофарбуйте вологий препарат барвником фуксином Циля 1–2 хв (рис. 3.2, в).
4. Промийте водою.
5. Висушіть фільтрувальним папером.
6. Результати спостережень забарвлення спор, їх розташування в клітині замалюйте та запишіть до табл. 3.3.

Дослід 3.3.4. Виявлення капсул методом Буррі-Гінса (негативного контрастування)

1. Умістіть краплю досліджуваної культури *Az. chroococcum* (*B. subtilis*) на край скельця та забарвлюйте протягом 2–3 хв фуксином Циля (рис. 3.3).

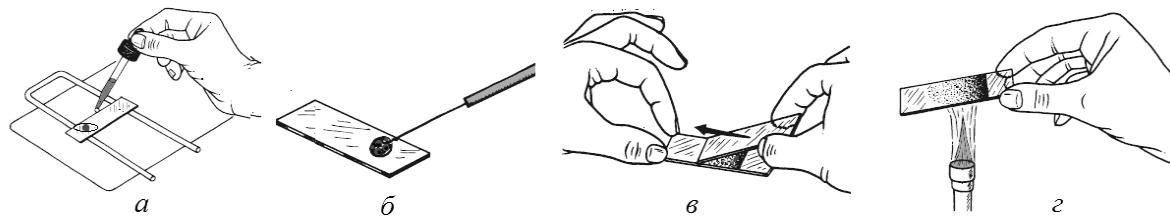


Рис. 3.3. Етапи досліду з виявлення капсул у бактерій за Буррі-Гінсом

2. Додайте до препарату краплину туші та ретельно перемішайте.
3. Підведіть до препарату під кутом 45° край шліфованого скельця. Швидким рухом шліфованого скельця проведіть по мазку препарату (за типом мазка крові).
4. Препарат висушіть, зафіксуйте у полум'ї пальника та мікроскопуйте з допомогою імерсійного об'єктивів.
5. Результати спостережень забарвлення капсул у клітині замалюйте та запишіть до табл. 3.3.

Дайте відповіді на питання:

1. Які методи використовують для забарвлення спор? _____
2. У чому сутність способів фарбування спор? _____
3. Чому ендоспори так важко забарвити? _____
4. Яке розташування у клітині спор бактерій роду *Clostridium*? _____
5. Як розташовуються у клітині спори бактерій роду *Bacillus*? _____
6. Який спосіб розміщення спори, якщо
 - a) діаметр спори не перевищує ширини клітини, _____
 - b) діаметр спори перевищує ширину клітини? _____
7. Чим відрізняється метод забарвлення спор:
 - a) за Пешковим від методу Шефера-Фултона? _____
 - b) за Пешковим від способу Ожешко? _____
8. Які особливості фарбування капсул за Буррі-Гінсом? _____
9. Як фізіологічно відрізняються такі два спороутворювальні роди:
 - a) *Bacillus*, _____
 - b) *Clostridium*? _____
10. Назвіть характерні особливості бактерій, здатних до утворення спор? _____
11. Як відбувається споруляція у бактерій? _____

12. Заповніть таблицю досліджених видів мікроорганізмів за морфологічними ознаками:

Вид мікроорганізму	Забарвлення за Грамом	Наявність			Форма і розташування клітин
		ендоспор	капсул	включень	
<i>Azotobacter chroococcum</i> ,					
<i>Bacillus subtilis</i>					
<i>Bacillus thuringiensis</i>					
<i>Bacillus megaterium</i>					
<i>Clostridium pasteurianum</i>					
<i>Caulobacter</i>					
<i>Escherichia coli</i>					
<i>Lactobacillus brevis</i>					

Вид мікроорганізму	Забарвлення за Грамом	Наявність			Форма і розташування клітин
		ендоспор	капсул	включень	
<i>Micrococcus luteus</i>					
<i>Rhodospirillum</i>					
<i>Spirochaeta macrodenta</i>					
<i>Spirochaeta microdenta</i>					
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>					
<i>Streptococcus lactis</i>					
<i>Rhodospirillum</i>					
<i>Pseudomonas syringae</i>					

Висновок до завдання 3.3	

Загальні висновки

У результаті виконання лабораторної роботи _____

Дата виконання лабораторної роботи _____

Дата захисту лабораторної роботи _____

Кількість балів за допуск до лабораторної роботи **Підпись**

Кількість балів за захист лабораторної роботи _____ Підпись _____

Тема 4. БУДОВА ТА МОРФОЛОГІЯ ГРИБІВ І АКТИНОМІЦЕТІВ

Питання для допуску до виконання лабораторної роботи

1. Які організми належать до грибів?
2. За якими ознаками гриби подібні до рослин, а за якими – до тварин?
3. Яка будова грибної клітини?
4. З чого складається вегетативне тіло (талом) грибів?
5. Дайте визначення поняття «міцелій».
6. У якій формі «спочиваючих» клітин гриби переносять несприятливі умови?
7. Як відбувається розмноження грибів?
8. Назвіть морфологічні особливості мукорових грибів, пеніцилів та аспергилів.
9. У яких грибів є спорангієносці, а у яких конідієносці?
10. Охарактеризуйте три типи статевих спор.
11. Яких змін зазнала систематика грибів?
12. Дайте характеристику морфологічної будови дріжджів.
13. Які типи розмноження дріжджів ви знаєте?
14. На основі яких ознак дріжджі відносять до грибів?
15. Чому дріжджі розглядаються як окрема фізіологічна група мікроорганізмів?
16. До якого класу належать *Saccharomyces cerevisiae*?
17. Які типи розмноження характерні для дріжджів?
18. Яких змін зазнала систематика дріжджів?
19. Які промислово важливі дріжджі Ви знаєте?
20. Які дріжджі використовують як кормову домішку в раціоні тварин?
21. Які біологічно-активні речовини продукують дріжджі?
22. За якими ознаками актиноміцети подібні до грибів? За якими до бактерій?
23. Як можуть розмножуватись актиноміцети?
24. Які види актиноміцетів мають повітряний, а які субстратний міцелій?
25. У чому полягає практичне значення актиноміцетів?
26. Яке практичне значення цвілевих грибів, дріжджів та дріжджеподібних грибів?

Мікробіологічний словник: талом грибів, міцелій, спорангії, конідії, гіфи.

Література: [2–5]; [7–11].

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

Завдання 4.1. Вивчення морфології грибів

Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР 1), барвники (метиленовий синій, фуксин), суміші «вода + оцтова кислота» (1:1) або «спирт + гліцерин», етанол 70 об.%, препарувальні голки, набір чашок цвілевих грибів (*Mucor nigricans*, *Aspergillus niger*, *Penicillium notatum*, *Rhizopus nigricans*).

Порядок виконання роботи

Дослід 4.1.1. Виготовлення препарату «роздавлена крапля» для дослідження будови конідієносців та спорангієносців грибів

1. Перед приготуванням препаратів зверніть увагу на зовнішній вигляд міцелію на щільному поживному середовищі в чащі Петрі. Охарактеризуйте міцелій, його колір, спори, запах.
2. Результати спостережень культуральних ознак грибів запишіть до табл. 4.1.
3. На предметне скло нанесіть краплю суміші «вода + оцтова кислота» (1:1) або «спирт + гліцерин + метиленовий синій», оскільки гриби мають гідрофобну поверхню міцелію та погано змочуються водою.
4. Обережно, з допомогою двох препарувальних голок перенесіть частину повітряного міцелію у краплину суміші й розправте його.
5. Накройте покривним скельцем і розгляньте з об'єктивами – спочатку $\times 8$, потім $\times 40$.
6. Результати морфологічних спостережень замалюйте та запишіть до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Морфолого-культуральні ознаки цвілевих грибів

Назва грибів _____ (латинською мовою)	Назва грибів _____ (латинською мовою)
Рисунок, збільшення ×40	
Барвник: _____ Тип препарату: _____	Барвник: _____ Тип препарату: _____
Культуральні ознаки	
Міцелій _____	Міцелій _____
Колір _____ Гіфи _____	Колір _____ Гіфи _____
Спори _____	Спори _____
Назва грибів _____ (латинською мовою)	Назва грибів _____ (латинською мовою)
Рисунок, збільшення ×40	
Барвник: _____ Тип препарату: _____	Барвник: _____ Тип препарату: _____
Культуральні ознаки	
Міцелій _____	Міцелій _____
Колір _____ Гіфи _____	Колір _____ Гіфи _____
Спори _____	Спори _____

Дайте відповіді на питання:

1. Який міцелій у:
 - a) *Aspergillus niger*, _____
 - b) *Penicillium notatum*, _____
 - c) *Mucor nigricans*, _____
 - d) *Rhizopus nigricans*? _____
2. Чим відрізняється міцелій у *Mucor nigricans* від міцелію *Aspergillus niger*? _____
3. Чим відрізняється міцелій у *Penicillium notatum* від міцелію *Aspergillus niger*? _____
4. Чим відрізняється міцелій у *Rhizopus nigricans* від міцелію *Penicillium notatum*? _____
5. Чим відрізняються культуральні ознаки досліджених грибів?

6. У яких з досліджених грибів септовані або несептовані гіфи?

7. Яка будова спороносців та конідіносців у досліджених грибів?

8. У яких з досліджених грибів міцелій повітряний, а у яких субстратний?

Висновок до досліду 4.1.1	
------------------------------	--

Дослід 4.1.2. Вивчення будови мікроскопічних грибів на фіксованих забарвлених препаратах

Зміст роботи полягає у вивченні будови мікроскопічних грибів та підрахунку кількості живих та мертвих клітин.

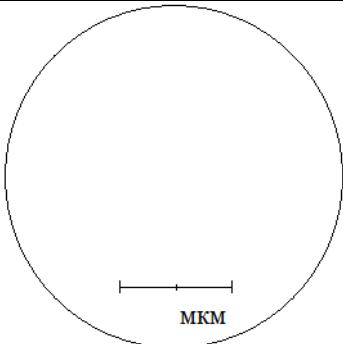
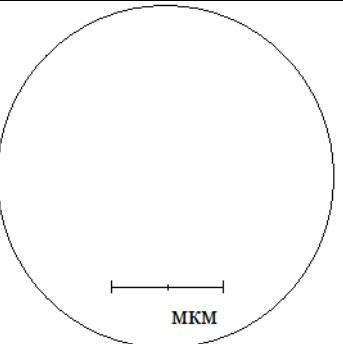
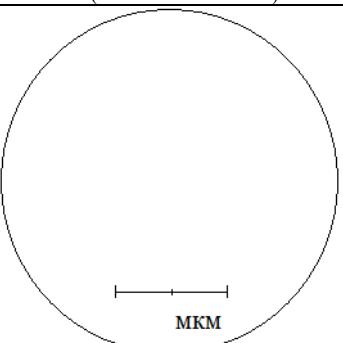
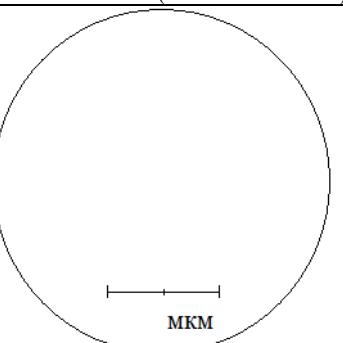
Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР 1), барвники (метиленовий синій, фуксин), набір пробірок дріжджів (*Candida albicans*, *Saccharomyces cerevisiae*).

Порядок виконання роботи

1. Підготуйте чисті предметні скельця для виготовлення фіксованих забарвлених препаратів.
2. Приготуйте фіксовані препарати забарвлених клітин дріжджів (фарбуйте фуксином) (дослід 2.3).
3. Мікроскопуйте. Зверніть увагу на клітини з бруньками.
4. Результати спостережень морфології клітин замалюйте і запишіть до табл. 4.2.
5. Для визначення кількості живих та мертвих клітин дріжджів приготуйте препарат «роздавлена крапля» та забарвте його метиленовим синім.
6. Мікроскопуйте з імерсією за збільшення $\times 90$.
7. Підрахуйте кількість живих (прозорих) та мертвих (забарвлених) клітин дріжджів у п'яти полях зору.
8. Результати спостережень замалюйте та запишіть до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Морфолого-культуральні ознаки мікроскопічних грибів

Назва грибів _____ (латинською мовою)	Назва грибів _____ (латинською мовою)
Рисунок, збільшення ×40	
	
Барвник: _____ Тип препарату: _____	Барвник: _____ Тип препарату: _____
Морфологічні ознаки клітин:	
Розташування _____ Розмір, мкм _____	Розташування _____ Розмір, мкм _____
Морфологічні ознаки колоній:	
Колір _____ Форма _____	Колір _____ Форма _____
Визначення живих та мертвих клітин грибів	
Рисунок, збільшення ×90	
Назва грибів _____ (латинською мовою)	Назва грибів _____ (латинською мовою)
	
Барвник: _____ Тип препарату: _____	Барвник: _____ Тип препарату: _____
Співвідношення живих та мертвих клітин: _____	
Співвідношення живих та мертвих клітин: _____	

Дайте відповіді на питання:

- Які колір і форма колоній у *Saccharomyces cerevisiae*? _____
- Чи є у *S. cerevisiae* бруньки? _____
- Які колір і форма колоній у *Candida albicans*? _____
- Яку форму мають клітини *C.albicans*? _____
- Чи утворює міцелій *C.albicans*? _____

6. *S. cerevisiae* i *C.albicans* – це гриби чи дріжджі? _____
7. Скільки клітин дріжджів *S. cerevisiae* були з бруньками? _____
8. У яких дріжджів більше бруньок? Поясніть _____
9. За яких умов у дріжджів стає більше мертвих клітин, ніж живих? _____

Висновок до досліду 4.1.2	

Завдання 4.2. Виготовлення препарату «відбиток» і вивчення морфології актиноміцетів

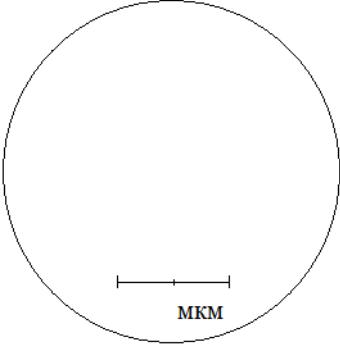
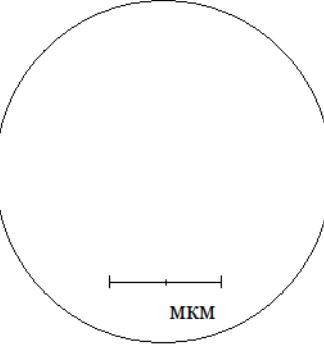
Матеріали та обладнання: мікробіологічний комплекс (ЛР 1), барвники (метиленовий синій, фуксин), прозорий скотч, ножиці, скальпель, препарувальні голки, пінцет, набір пробірок з актиноміцетами (*Actinomyces griseus*, *Actinomyces flava*, *Streptomyces griseus*).

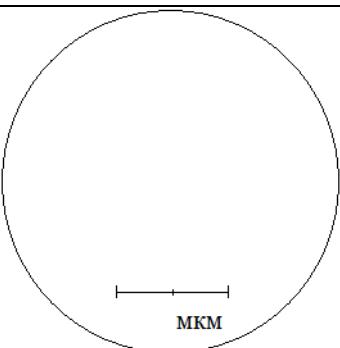
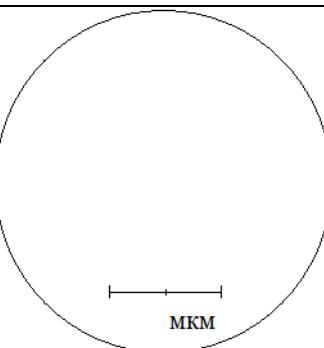
Порядок виконання роботи

- Перед приготуванням препарату зверніть увагу на зовнішній вигляд колоній актиноміцетів на щільному поживному середовищі у чащі Петрі. Визначте колір, форму колоній, виділення пігменту в середовище, наявність характерного запаху.
- Результати спостережень культуральних ознак актиноміцетів запишіть до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Морфолого-культуральні ознаки актиноміцетів

Назва актиноміцетів _____ (латинською мовою)	Назва актиноміцетів _____ (латинською мовою)
Рисунок, збільшення ×40	
	
Барвник: _____ Тип препарату: _____	Барвник: _____ Тип препарату: _____
Культуральні ознаки	
Міцелій _____	Міцелій _____
Колір _____ Гіфи _____	Колір _____ Гіфи _____
Спори _____	Спори _____
Морфологічні ознаки клітин:	
Розташування _____ Розмір, мкм _____	Розташування _____ Розмір, мкм _____

Назва актиноміцетів _____ (латинською мовою)	Назва актиноміцетів _____ (латинською мовою)
Рисунок, збільшення ×40	
	
Барвник: _____ Тип препарату: _____	Барвник: _____ Тип препарату: _____
Культуральні ознаки	
Міцелій _____	Міцелій _____
Колір _____	Колір _____
Гіфи _____	Гіфи _____
Спори _____	Спори _____
Морфологічні ознаки клітин:	
Розташування _____ Розмір, мкм _____	Розташування _____ Розмір, мкм _____

3. Оскільки більшість актиноміцетів формують субстратний міцелій і їх колонії «вростають» у поживне середовище та не відокремлюються петлею – готовується препарат «відбиток».

4. Ножицями відріжте маленький клаптик липкого скотчу розміром 1×1 см. Візьміть його пінцетом.

5. Відкрийте чашку Петрі з колоніями актиноміцетів на щільному поживному середовищі. Клаптик скотчу акуратно притисніть до колонії у чашці Петрі.

6. Відбиток з колоніями актиноміцетів на скотчі перенесіть на предметне скло (*колонією донизу!*) і трохи притисніть, а відбиток підсушіть на повітрі.

7. Наступні етапи виготовлення препарату такі самі, як для фіксованого забарвленого мазка (зафіксуйте над полум'ям пальника, фарбуйте фуксином 2–3 хв, промийте водою, висушіть).

8. Мікроскопуйте препарат з імерсією.

9. Результати спостережень замалюйте та запишіть до табл. 4.3.

Дайте відповіді на питання:

1. Чим відрізняються досліджені актиноміцети між собою? _____

2. Яка форма клітин у *Actinomyces griseus*? _____

3. Чим подібні або відрізняються за формою клітин актиноміцети *Actinomyces flava*, *Streptomyces griseus*, *Actinomyces griseus*? _____

4. Які колір, форма міцелю, запах у дослідженіх актиноміцетів?

5. У яких з досліджених актиноміцетів міцелій «вростає» у поживне середовище?

6. У яких з досліджених актиноміцетів можна спостерігати дифузію пігменту в середовище?

Вид мікроорганізму	Культуральні ознаки					Морфологічні ознаки	
	міцелій	форма	колір	гіфи	спори	Форма та розташування клітин	Розмір, мкм
<i>Aspergillus niger</i>							
<i>Actinomyces flava</i>							
<i>Actinomyces griseus</i>							
<i>Candida albicans</i>							
<i>Candida tropicalis</i>							
<i>Mucor nigricans</i>							
<i>Penicillium notatum</i>							
<i>Rhizopus nigricans</i>							
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>							
<i>Streptomyces griseus</i>							

Висновок до завдання 4.2	

Загальні висновки

У результаті виконання лабораторної роботи

Дата виконання лабораторної роботи _____

Дата захисту лабораторної роботи

Кількість балів за захист лабораторної роботи Підпис

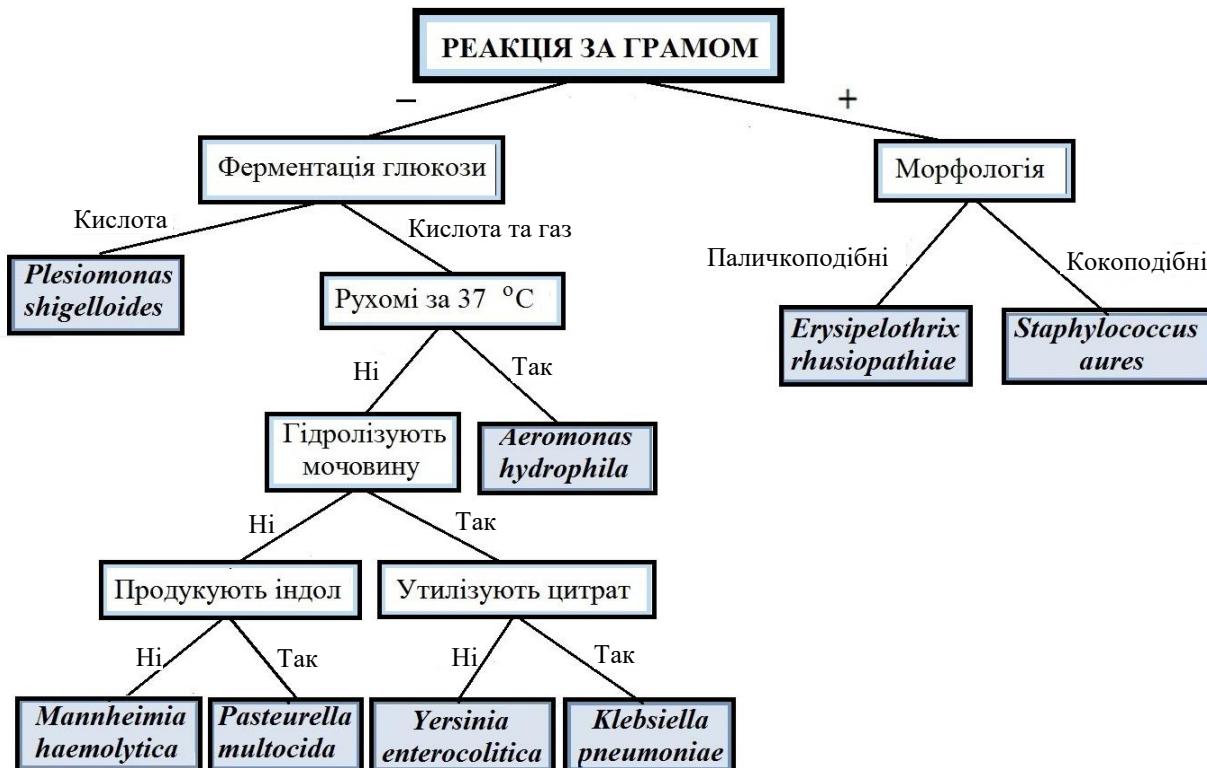


ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1

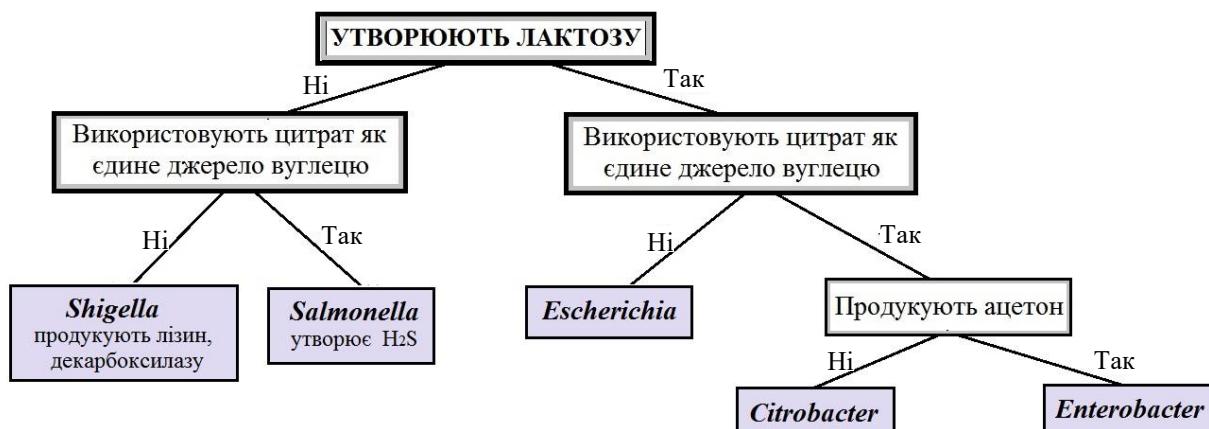
1. Історія мікробіології. Її місце та роль у сучасній біотехнології.
2. Структурно-морфологічна організація прокаріотів.
3. Методи приготування препаратів мікроорганізмів та їх мікроскопічне дослідження.
4. Виготовлення препарату «роздавлена крапля».
5. Виготовлення препарату «висяча крапля».
6. Виготовлення препарату «відбиток».
7. Розміри та морфологія клітин.
8. Визначення розмірів клітин окуляром-мікрометром.
9. Поверхневі структури клітини.
10. Розмноження прокаріотів.
11. Способи забарвлення клітин мікроорганізмів.
12. Методи фарбування бактерій за Грамом.
13. Будова клітин прокаріотів.
14. Виготовлення препаратів фіксованих забарвлених кокоподібних, паличкоподібних, звивистих клітин бактерій.
15. Форми спокою клітин прокаріотів.
16. Виявлення спор у бактерій за Пешковим.
17. Сутність методу забарвлення спор за методами Ожешко та Шефера-Фултона.
18. Сутність методу забарвлення капсул методом Буррі-Гінса.
19. Внутрішньоклітинні структури.
20. Виявлення клітинних включень.
21. Методи забарвлення запасних поживних речовин: волютину, гранулези, глікогену.
22. Виявлення жирових речовин, полі-β-оксимасляної кислоти, параспоральних тілець.
23. Хімічний склад клітин прокаріотів.
24. Фізико-хімічні властивості бактеріальної клітини.
25. Систематика мікроорганізмів.
26. Критерії визначення мікроорганізмів.
27. Сучасна класифікація мікроорганізмів.
28. Гіпотези про походження життя та виникнення прокаріотів та еукаріотів.
29. Система класифікації «Визначника бактерій Бергі».
30. Характеристика основних груп прокаріотів за дев'ятим виданням «Визначника бактерій Бергі».
31. Гриби. Морфологія і фізіологія клітин грибів.
32. Морфологічні особливості грибів роду *Aspergillus*, *Penicillium*, *Rhizopus*, *Mucor*.
33. Способи розмноження грибів.
34. Виготовлення препарату «роздавлена крапля» для дослідження будови конідієносців та спорангієносців грибів.
35. Екологічні групи грибів та їх практичне значення.
36. Біологічно активні речовини грибів.
37. Систематика грибів.
38. Характеристика дріжджів.
39. Практичне значення грибів, дріжджів, актиноміцетів.
40. Будова актиноміцетів родів *Actinomyces*, *Streptomyces*.
41. Виготовлення препарату «відбиток» актиноміцетів.
42. Неклітинні форми організації: віруси.
43. Історія відкриття вірусів.
44. Морфологія та будова вірусів.
45. Етапи взаємодії віrusу та клітини.
46. Класифікація вірусів.
47. Загальні методи вивчення вірусів.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕВІДОМИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

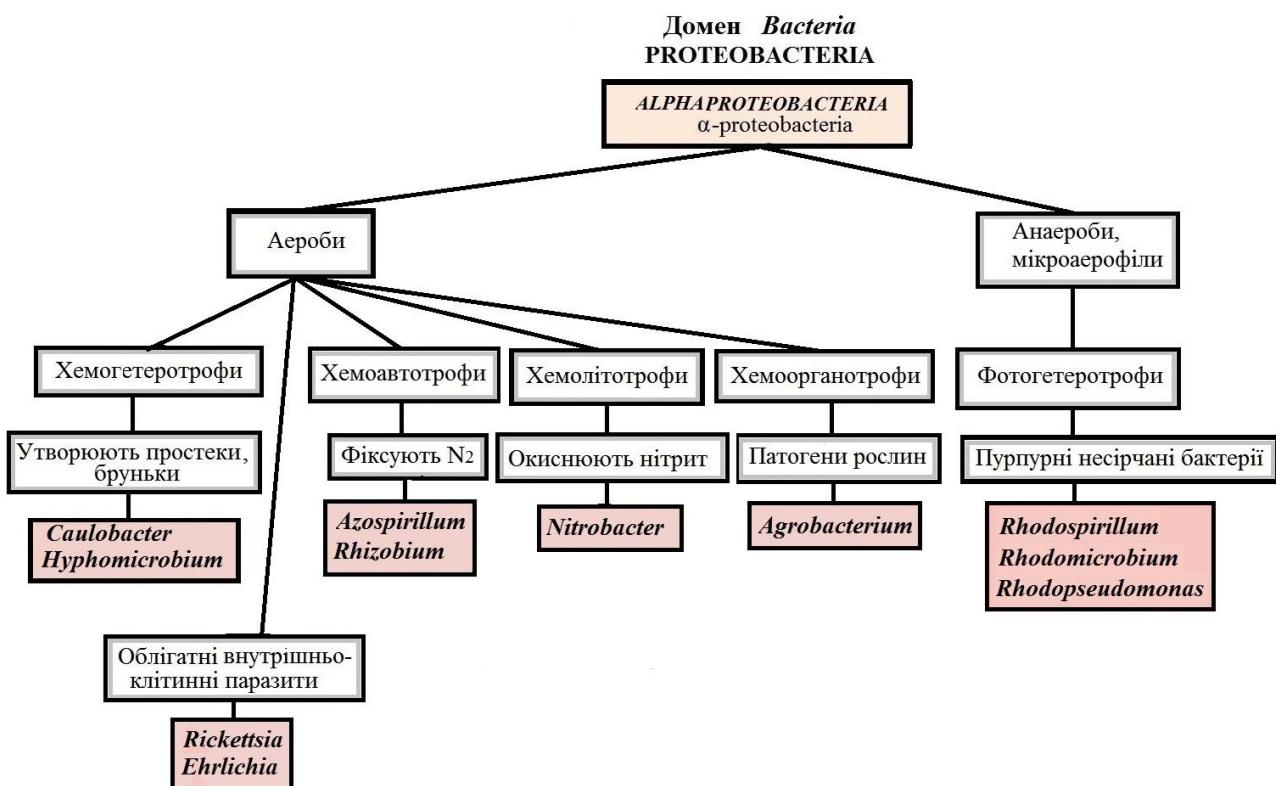
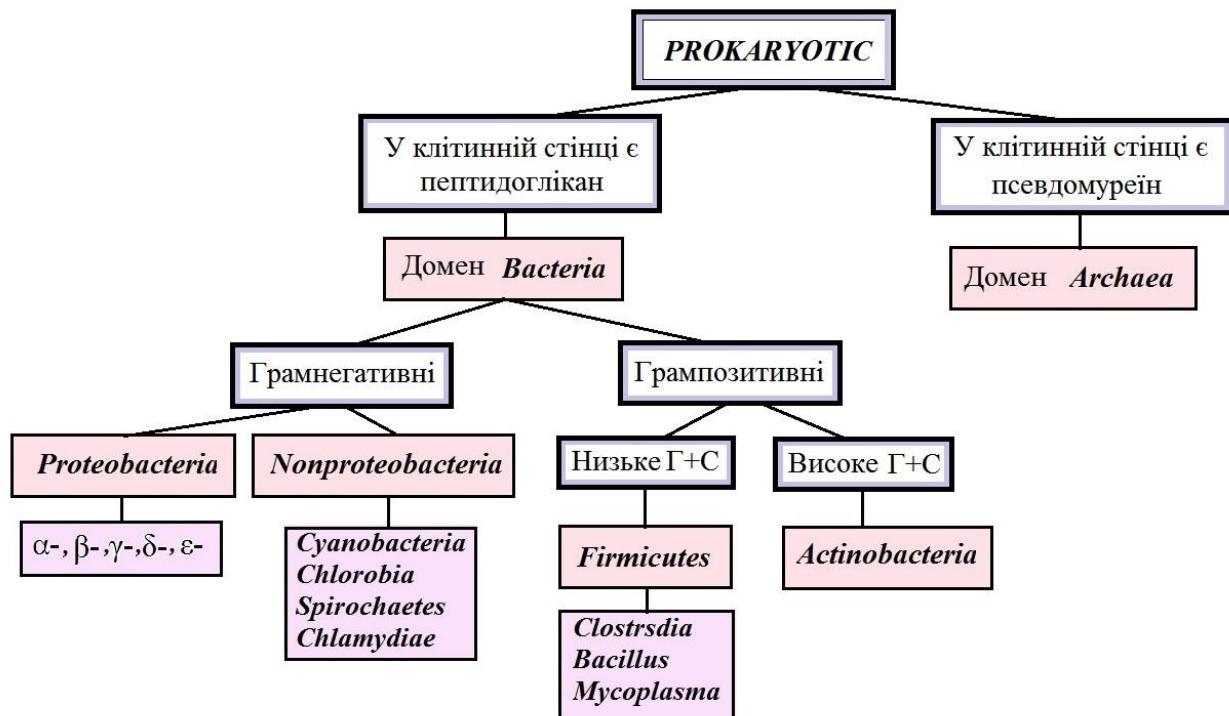
- За морфологічними характеристиками
- За диференціальним фарбуванням
- За біохімічними тестами



ДИХОТОМІЧНІ КЛЮЧІ



ПРОКАРІОТИ



ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ.....	4
Модуль I. СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН МІКРООРГАНІЗМІВ.....	7
Тема 1. Методи приготування препаратів мікроорганізмів та їх мікроскопічне дослідження..... <i>Лабораторна робота 1</i>	7
Тема 2. Способи забарвлення мікроорганізмів та визначення їх розмірів..... <i>Лабораторна робота 2</i>	13
Тема 3. Будова та морфологія бактеріальної клітини. Виявлення клітинних включень, спор, капсул..... <i>Лабораторна робота 3</i>	18
Тема 4. Будова та морфологія грибів і актиноміцетів..... <i>Лабораторна робота 4</i>	28
Питання до модульного контролю 1.....	35
Модуль II. РІСТ І ЖИВЛЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ.....	36
Тема 5. Приготування поживних середовищ та правила роботи з культурами мікроорганізмів..... <i>Лабораторна робота 5</i>	36
Тема 6. Отримання накопичувальних (елективних) культур..... <i>Лабораторна робота 6</i>	47
Тема 7. Виділення чистих культур мікроорганізмів..... <i>Лабораторна робота 7</i>	56
Тема 8. Методи вивчення фізіолого-біохімічних ознак бактерій..... <i>Лабораторна робота 8</i>	64
Тема 9. Принципи ідентифікації мікроорганізмів..... <i>Лабораторна робота 9</i>	72
Питання до модульного контролю 2.....	72
Модуль III. МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ.....	78
Тема 10. Спиртове бродіння..... <i>Лабораторна робота 10</i>	78
Тема 11. Молочнокисле бродіння..... <i>Лабораторна робота 11</i>	84
Тема 12. Маслянокисле бродіння..... <i>Лабораторна робота 12</i>	89
Тема 13. Методи визначення кількості клітин мікроорганізмів	93
<i>Лабораторна робота 13</i>	93
Тема 14. Вплив фізичних та хімічних факторів на ріст мікроорганізмів..... <i>Лабораторна робота 14</i>	103
Питання до модульного контролю 3.....	110
Модуль IV. МІКРООРГАНІЗМИ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.....	111
Тема 15. Дослідження мікрофлори води та повітря	111
<i>Лабораторна робота 15</i>	111
Тема 16. Дослідження мікрофлори ґрунту..... <i>Лабораторна робота 16</i>	116
Тема 17. Вивчення антагонізму в мікроорганізмів	124
<i>Лабораторна робота 17</i>	124
Питання до модульного контролю 4.....	132
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....	133
ДОДАТКИ.....	134

Навчальне видання

**ЛАБОРАТОРНИЙ ЗОШИТ
ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ
І ВІРУСОЛОГІЇ**

для студентів напряму підготовки
6.051401 «Біотехнологія»

Укладач ЯСТРЕМСЬКА Лариса Сергіївна

Редактор З. О. Остап'юк
Технічний редактор А. І. Лавринович
Коректор О. О. Крусь
Комп'ютерна верстка Н. В. Чорної

Підп. до друку 28.04.2017. Формат 60x84/8. Папір офс.
Офс. друк. Ум. друк. арк. 16,74. Обл.-вид. арк. 18,0.
Тираж 100 прим. Замовлення № 60-1.

Видавець і виготовник
Національний авіаційний університет
03680. Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002